

Surbiopure200 封膜仪操作规程

1、目的:确保 qPCR 膜能够更好的粘贴到 PCR 板上,能够更好的进行扩增,避免实验室因膜未密封而导致二次污染。


2、使用方法:

2.1 开机进入开机动画



2.2 模式选择

一共有 4 中模式可供选择, PS (压敏膜)、Adhesive film (粘性膜)、0.1mL Tube (100 μ L 的 PCR 板或管)、0.2mL Tube (200 μ L 的 PCR 板或管)。

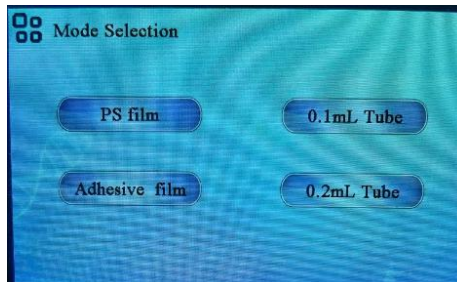

2.3 以压敏膜为例:



选择后,进入使用界面,选择“”设置压的次数,以及压力。压力参数可以选择 1-3 档,碾压次数 1-3 次可选。根据膜和板子的贴合程度,适当选择。

